

1. Zweck

Diese Arbeitsanweisung (kurz AA) beschreibt die Reinigung des Geräts vor und nach jeder Messung.

2. Geltungsbereich

Diese AA gilt für alle in die NIRS-Messung eingewiesenen Mitarbeiter.

3. Begriffe

- Keine -

4. Zuständigkeit / Verantwortung

Für die korrekte Durchführung ist der zuständige Mitarbeiter verantwortlich. Verantwortlich im Sinne des Apothekenrechts ist immer der Apothekenleiter.

5. Beschreibung

5.1. Allgemeines

Messkopf und Keramikprobenschale sind vor Beginn bzw. im Anschluss jeder Messung gründlich zu reinigen und in jedem Fall von möglichen Probenrückständen zu befreien. Benutzen Sie zur Reinigung des Messkopfes und der Keramikprobenschale ein Papiertuch mit z. B. Isopropylalkohol 70% und trocknen dann noch einmal mit einem weiteren Papiertuch (ohne Reinigungsmittel) nach.

Zur Reinigung des Gerätes nur ein feuchtes Tuch verwenden, nie das Gerät unter Wasser tauchen!
Hinweis: Das **Sondenrohr** selbst kann dagegen in Wasser eingetaucht oder unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Reinigen Sie vor der Erstbenutzung und nach einem Versand den Messkopf von Verpackungstäuben, wie beschrieben.

Achtung: Kreuzkontamination von Proben und Oberflächenbeschädigung des Messkopfes vermeiden!

Unzureichende Reinigung kann zu Kreuzkontaminationen der nächsten zu messenden Probe und/oder irreversiblen Oberflächenbeschädigungen des Messkopfes z. B. durch Korrosion führen.

6. Dokumente und Verweise

FB_Checkliste Selbsttest und Reinigung