

Frage: Herstellung einer dünnflüssigen Emulsion im TOPITEC® – wie geht das?

Mischparameter und weitere Infos zum TOPITEC® Video:

ACHTUNG! Diese Kurzanleitung ist nur im Zusammenhang mit dem Video zu verwenden. Als begleitende Information.

50 g Nasenemulsion mit Glucose-Monohydrat 10% – Menthol 0,1% – Xylometazolinhydrochlorid 0,02%



Rezepturbestandteile

Glucose monohydrat	5,0 g
Otriven® Lösung 0,1%	10,0 g
Menthol	0,05 g
Wollwachsalkoholsalbe DAB	5,0 g
Dickfl. Paraffin zu	50,0 g



Mischgeräte-Systemeinstellungen

Die Eingabe erfolgt je nach TOPITEC® Mischsystem manuell über die Menüpunkte „Eigene Formulierungen“ bzw. „Manuelle Eingabe“.

TOPITEC® EXPERT	3:30 Min.:	1.500 UpM
TOPITEC® TOUCH	3:30 Min.:	1.500 UpM
TOPITEC® AUTOMATIC	4:00 Min.:	1.500 UpM

Ein kleiner Tipp:



Auf der TOPITEC® Homepage gibt es ein hilfreiches Video, welches alles Schritt für Schritt zeigt. Schauen Sie doch mal vorbei.

Ebenso steht demnächst wieder ein praxisnahes Web-Seminar mit unserer PTA Claudia Schwan an. Verpassen Sie kein Web-Seminar oder eine Aufzeichnung vergangener Web-Seminare und melden sich in

unserem Kundenportal, der WEPA.cloud, an.

Hier geht es zum Kundenportal.

